



GUIDE DE PRISE EN MAIN

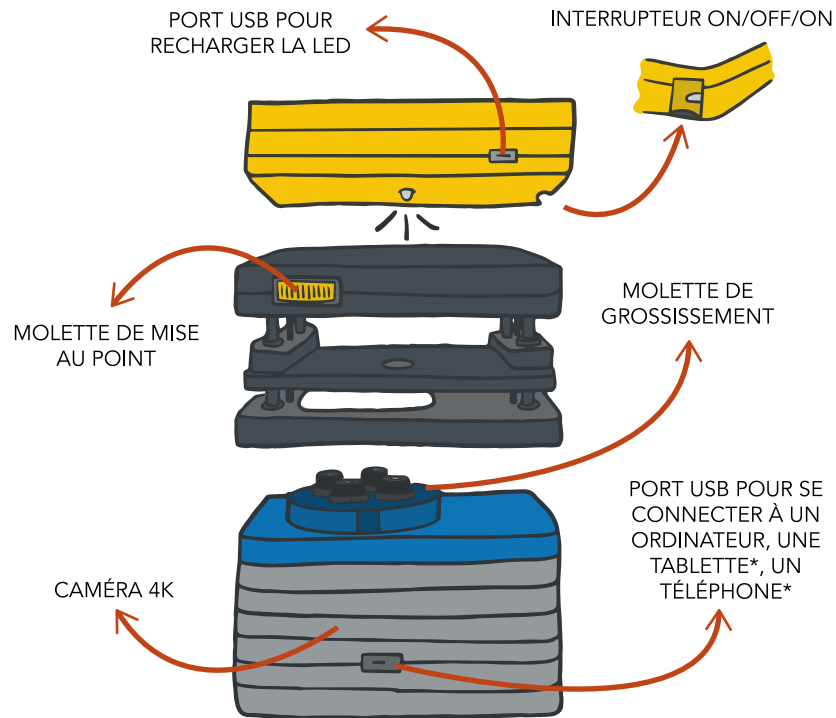

Objectifs & grossissements

CHAMPS D'OBSERVATION
(largeur x hauteur)

x2	4mm x 2,25mm
x5	2mm x 1,12mm
x10	1mm x 0,56mm
x20	0,7mm x 0,39mm

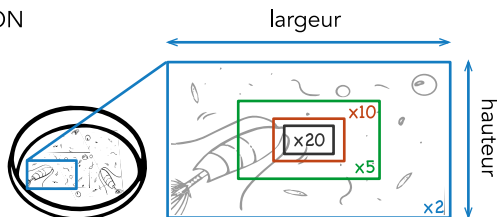

Scanner ce QR Code :



Pour accéder aux
tutoriels vidéos de
prise en main du
Curiosity microscope :

Pour découvrir ce qui
se fait **tout autour du monde** avec le
Curiosity microscope :




1. Collecte du plancton




ÉPUIETTE (À PLANCTON)


Plonger l'**épuiette** dans l'eau et
dessiner des ∞ pour concentrer le
plancton

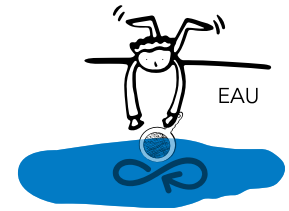

2. Préparation de l'échantillon

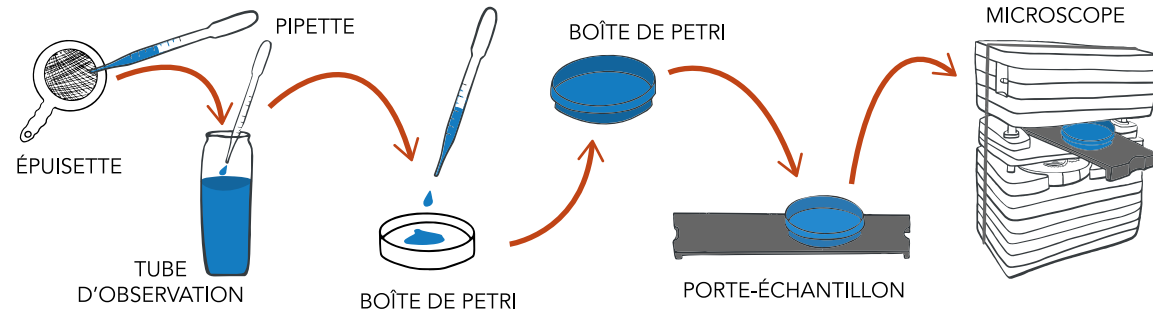

3. Connexion à l'ordinateur, la tablette* ou le téléphone*

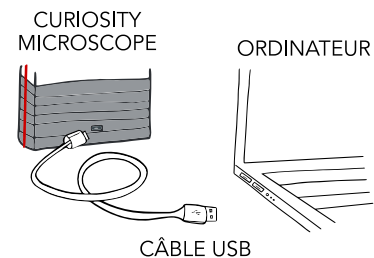

Sur **Mac** : ouvrir l'app «QuickTime Player»,
sélectionner «Nouvel enregistrement vidéo», puis en
source «4K USB Caméra»



Sur **Windows** : ouvrir l'app «Caméra», sélectionner la
source «4K USB Caméra»



Sur **Android** : installer puis ouvrir l'app «NextCamera»,
sélectionner la source «4K USB Caméra»




Sur **iOS** : installer puis ouvrir l'app «USB Camera Pro»,
sélectionner la source «4K USB Caméra»

*uniquement compatible avec les appareils en USBc

4. Observations

Allumer la **lumière** du microscope et ajuster la netteté
grâce à la **molette de mise au point**.

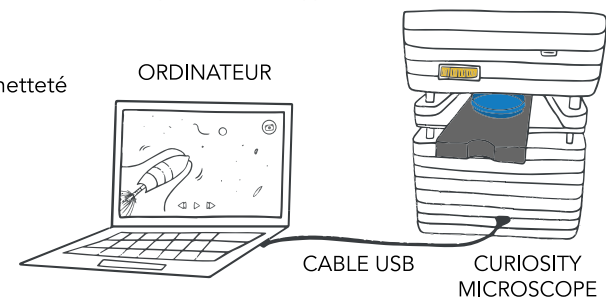

Pense à **partager ton expérience**
avec la communauté !

#curiositymicroscope



Concept et réalisation SeaLabX – Illustrations Marta Musso



partenaire officiel

