



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

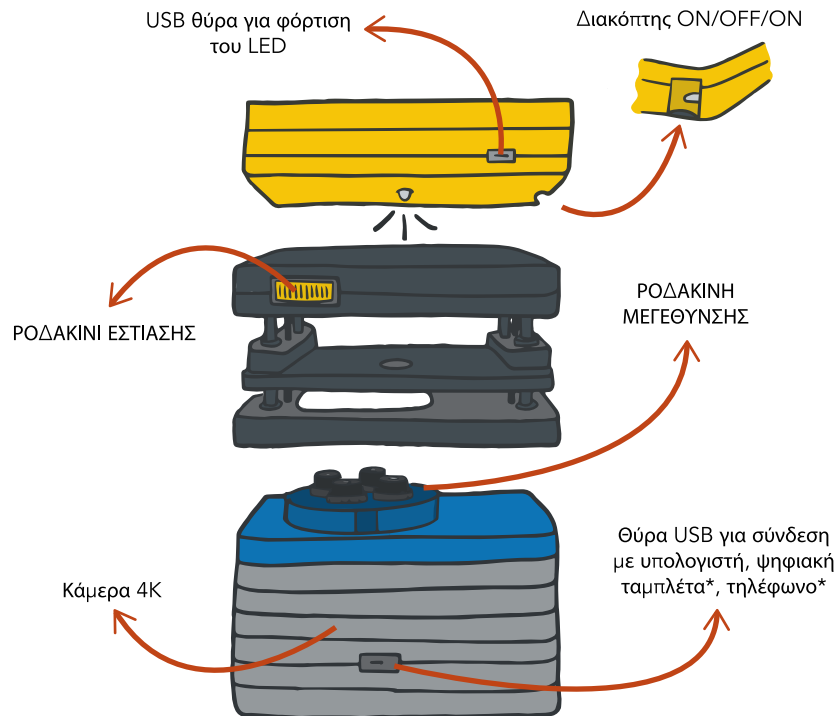

Στόχοι και μεγεθύνσεις

ΠΕΔΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
(πλάτος x ύψος)

x2	⇒	4mm x 2,25mm
x5	⇒	2mm x 1,12mm
x10	⇒	1mm x 0,56mm
x20	⇒	0,7mm x 0,39mm

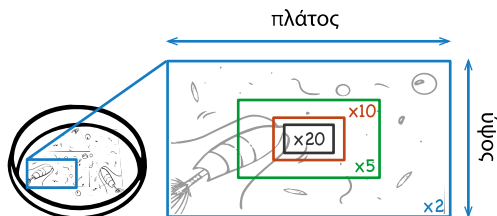

Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα βίντεο με οδηγίες χρήσης του μικροσκοπίου Curiosity:



Για να ανακαλύψετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο με το μικροσκόπιο Curiosity:




1. Συλλογή πλαγκτόν




ΔΙΧΤΥ (ΠΛΑΝΚΤΟΝ)


Βυθίστε το **δίχτυ** στο νερό και σχεδιάστε ∞ για να συγκεντρώσετε το πλαγκτόν.

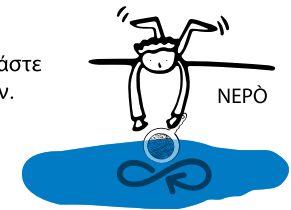

2. Προετοιμασία δείγματος

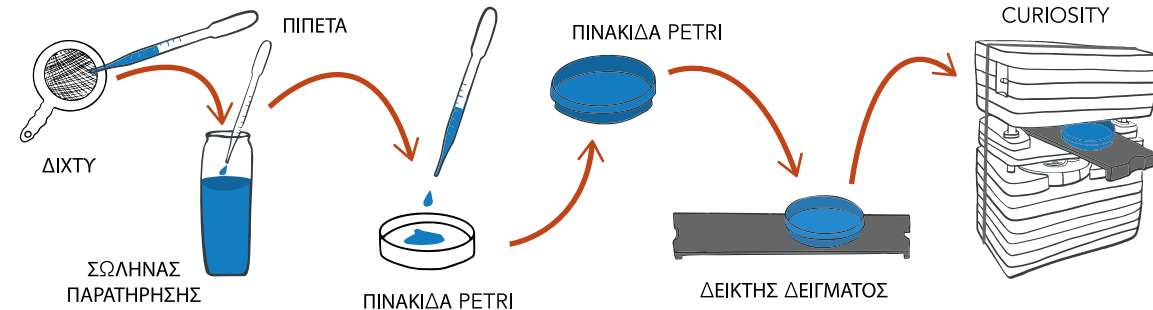

3. Σύνδεση με υπολογιστή, ψηφιακή ταμπλέτα* ή τηλέφωνο*

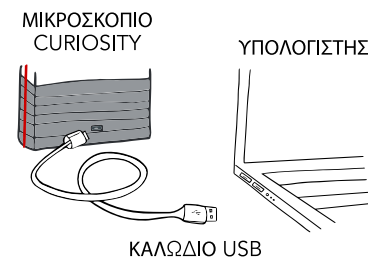

Σε **Mac**: ανοίξετε την εφαρμογή «QuickTime Player», επιλέξτε «Νέα εγγραφή βίντεο» και, στη συνέχεια, ως πηγή «4K USB Camera».



Στα **Windows**: ανοίξετε την εφαρμογή «Κάμερα», επιλέξτε την πηγή «4K USB Camera»



Σε **Android**: εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή «NextCamera», επιλέξτε την πηγή «4K USB Camera»




Σε **iOS**: εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή «USB Camera Pro», επιλέξτε την πηγή «4K USB Camera»

*συμβατή μόνο με συσκευές USBc

4. Παρατηρήσεις

Ανάψτε το **φως** του μικροσκοπίου και ρυθμίστε την ευκρίνεια με το **τροχό εστίασης**.

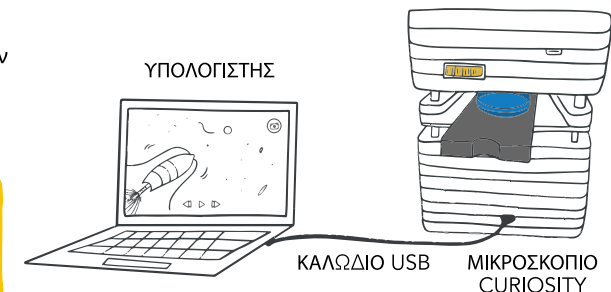

Μην ξεχάσεις να μοιραστείς την εμπειρία σου με την

#curiositymicroscope



Σχεδιασμός και υλοποίηση SeaLabX – Εικονογράφηση Marta Musso



επίσημος συνεργάτης



www.planktonplanet.org